

免封闭抗体通用稀释液

货号 ABK0039W/LW

规格 100mL/500mL

储存条件 4℃冷藏

产品简介

免封闭抗体通用稀释液是一种高效通用型抗体稀释液，用于免疫实验。该试剂添加高效因子，能有效抑制抗体的非特异性结合，使用时无需 WB 的封闭步骤，可直接进行抗体孵育。同时该试剂含有特殊的增强成份，可有效减少抗体使用量，以节约抗体；不含动物源蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂等成份，适用于所有类型抗体稀释，包括 HRP，AP 标记的抗体。

实验步骤

1. 转膜后用 TBST 漂洗 PVDF/NC 膜，漂洗 30 s。无需封闭，直接用该稀释液稀释一抗或二抗进行抗体孵育。
2. 经本品稀释的抗体可回收于 4℃保存，可多次重复使用，直至失效。
3. 市面上的封闭液不能试用于所有抗体，对于一些抗体，如果封闭效果不佳，可能需要具体情况考虑使用其它封闭试剂封闭后再进行抗体稀释孵育。

产品特点

免封闭：无需封闭，直接进行抗体孵育环节，方便快捷；

通用性强：可用于稀释一抗和二抗，适用于 WB、IHC、ELISA、IF 等多种实验；

效果增强：添加多种抗体保护剂，减少抗体的非特异性结合，提高实验的特异性和灵敏度；

兼容性强：不含生物素，不会干扰基于生物素的检测，兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗；

安全性好：采用环保防腐剂，操作更安全。