

Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 (10X)

产品信息

货号 ABK0003W/ ABK0003LW

规格 500 mL/5L

储存条件 室温保存一年

产品简介

Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液是适用于 Tris-Gly 体系凝胶的电泳缓冲液,不适合用于 Hepes, Bis-tris 等缓冲体系的凝胶。本产品仅可用于 SDS-PAGE 变性电泳,不可用于 Native-PAGE 非变性电泳,使用前需稀释成 1×工作液。

实验步骤

以配置 500 mL 试剂为例

- 1.量取 50mL 10×的缓冲液, 倒入一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水或去离子水 400mL, 混匀。
- 2.在量筒中定容到 500mL, 即为 1×工作液。
- 3.混匀后即可使用。
- 4.未用完的电泳液可室温保存, 通常室温可保存 2-3 天, 4°C可保存 1-2 周。

注意事项

- 1.1×工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周;
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作;