

TBST 缓冲液 (10X, PH 7.4)

产品信息

货号 ABK0005W/ ABK0005LW

规格 500 mL/5L

储存条件 室温保存一年

产品简介

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS, 属于常规 pH 缓冲液, 常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜, 或者配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。在 TBS 的基础上加入一定比例的 Tween 20, 能够大大增强 TBS 的洗涤作用。TBST, pH7.4 主要成分为 Tris-HCl (PH7.4)、氯化钠、Tween20、防腐剂等, 主要用于 Western Blot 中膜的洗涤, 亦可作为封闭液的基础试剂。

实验步骤

1. 根据实验具体要求, 用去离子水或蒸馏水稀释至 1x 后使用。
2. 清洗膜时每次 5-10min, 重复 2-3 次

注意事项

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。