

Western 转膜缓冲液 (10X)

产品信息

货号 ABK0007W/ ABK0007LW

规格 500 mL/5L

储存条件 室温保存一年

产品简介

Western 转膜缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转移缓冲液，主要由 Tris、甘氨酸等组成。适用于 Western Blot 实验中把蛋白质转移到 PVDF 膜或 NC 膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。其中 10× 溶液，使用前需稀释成 1×工作液。

实验步骤

- 1、转膜缓冲液 (10×) :甲醇:蒸馏水按 1:2:7 的比例进行配置成 1×转膜缓冲液。
- 2、适用于大多数蛋白质转移，转膜过程需要冰浴，以防止蛋白降解。

注意事项

- 1、密闭保存，开启后尽快用完。
- 2、尽量选择优级甲醇，分析纯甲醇也可使用。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。