

通用型抗体稀释液

产品信息

货号	ABK0016W/ ABK0016LW
规格	100 mL/ 500 mL
储存条件	2-8°C 避光密封冷藏，有效期 24 个月

产品简介

通用抗体稀释液是一种用高分子组分替代传统稀释液中的 BSA、血清改良的抗体稀释液。适用范围广，可以用于 Western Blot、免疫荧光、免疫组化等免疫染色时一抗的稀释和配制，以及用于一抗与二抗的稀释。

实验步骤

根据所用一抗/二抗的说明书进行稀释，或者根据实验结果调整进行抗体比例的稀释。抗体稀释后即可直接用于 WB、IF、IHC、IC 等免疫学实验。

产品特点

- 1、组分安全，效期长。不含磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类等防腐剂，效期长达 2 年
- 2、无蛋白组分，可以最大限度地减少或消除与基于蛋白质的封闭缓冲液体系；
- 3、应用范围广，可以用于 Western Blot、免疫荧光、免疫组化等一抗、二抗的稀释；
- 4、兼容性好，不含生物素、联袂亲和素与磷酸根离子，不会干扰 HRP 或 AP 标记二抗的检测；不干扰亲和素/生物素检测系统；
- 5、性能优，不含血清和白蛋白，确保极高的信噪比。

注意事项

- 1、每次使用后及时旋紧瓶盖并放回 2-8°C 密封避光存储；
- 2、孵育抗体时尽量在 2-8°C 进行，可延长稀释后抗体的使用寿命。